

Compact Dry VP

för bestämning av *Vibrio parahaemolyticus*

Artikel nr: 1000900 – 40 st
1001014 – 240 st

Användningsinstruktioner

Compact Dry VP är avsedd för räkning av *vibrio parahaemolyticus* i livsmedel, vatten, foder samt på ytor och i arbetsmiljöer tillsammans med svabbarna Compact Dry Swab.

Compact Dry VP gör det lätt för dig att upptäcka kontaminering av *vibrio parahaemolyticus*: Efter att du droppat provet (1ml) på mediet transformeras Compact Dry VP-plattan automatiskt till gel. Provet diffunderar av sig själv på ett jämnt sätt. Du behöver inte utföra några fler steg som t.ex. att stryka ut provet manuellt.

Inkubera Compact Dry VP-plattorna vid 35-37°C i 20-24 timmar. Genom det kromogena substratet i mediet färgas *vibrio parahaemolyticus* blå/grön eller blå. Andra vibrioser bildar vita (färglösa) kolonier. Tillväxten av övriga bakterier är i stor grad inhiberad.

Förvaringsanvisningar

Compact Dry VP kan lagras vid rumstemperatur som alla Compact Dry-plattor och de behöver inte kylas.

Compact Dry VP har en hållbarhet på 16 månader från produktionsdatum.