

Compact Dry CF

för bestämning av totalantal

Artikel nr: 1000867 – 40 st
1000868 – 240 st

Användningsinstruktioner

Compact Dry CF är avsedd för räkning av *koliformer* i livsmedel, vatten, foder samt på ytor och i arbetsmiljöer tillsammans med svabbarna Compact Dry Swab.

Compact Dry CF gör det lätt för dig att upptäcka kontaminering av koliformer: Efter att du droppat provet (1ml) på mediet transformeras Compact Dry CF-plattan automatiskt till gel. Provet diffunderar av sig själv på ett jämnt sätt. Du behöver inte utföra några fler steg som t.ex. att stryka ut provet manuellt.

Compact Dry CF har validerats enligt ISO 16140 mot referensmetoden (EN ISO 4832:2006) för räkning av *koliformer* och är även certifierad enligt MicroVal-certifikatet (nr. 0806-003LR) samt NordVal (nr. 035). Compact Dry CF är dessutom godkänd enligt AOAC-certifikat nr. 110401. Därför kan certifierade användare även använda plattan för rutinkontroller.

Inkubera Compact Dry CF-plattorna vid $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ i 24 ± 2 timmar. Genom det kromogena substratet i mediet färgas koliformer blå/blå grön. Tillväxten av övriga bakterier är i stor grad inhiberad.

Förvaringsanvisningar

Compact Dry CF kan lagras vid rumstemperatur som alla Compact Dry-plattor och de behöver inte kylas.

Compact Dry CF har en hållbarhet på 24 månader från produktionsdatum.