

## Compact Dry LS

### för bestämning av listeria

Artikel nr: 1000899 – 40 st  
1001013 – 240 st

### Användningsinstruktioner

Compact Dry LS är avsedd räkning av *listeria* i livsmedel, vatten, foder samt på ytor och i arbetsmiljöer tillsammans med svabbarna Compact Dry Swab. *Listeria* förekommer inom nästan alla livsmedelsområden. Genom räkning kan du uppskatta risken för kontamination så att du vid behov kan vidta lämpliga skyddsåtgärder. Särskilt *Listeria monocytogenes* räknas som den främsta orsaken för matförgiftning som kan orsaka blodförgiftning, meningit och encefalit.

Compact Dry LS gör det lätt för dig att upptäcka kontaminering: Efter att du droppat provet (1ml) på mediet transformeras Compact Dry LS-plattan automatiskt till gel. Provet diffunderar av sig själv på ett jämnt sätt. Du behöver inte utföra några fler steg som t.ex. att stryka ut provet manuellt.

Inkubera Compact Dry LS-plattorna vid 37°C i 24 timmar. Genom det kromogena substratet i mediet formar *listeria* blå kolonier med en diameter på en till två milimeter. Det är känt att *Listeria ivanovii* växer mycket långsamt och hämmar *Listeria seeligeri*.

### Förvaringsanvisningar

Compact Dry LS kan lagras vid rumstemperatur som alla Compact Dry-plattor och de behöver inte kylas.

Compact Dry LS har en hållbarhet på 18 månader från produktionsdatum.